


悬浮和贴壁系统中通用的高效病毒瞬转生产

Best in Class, 提升数倍病毒滴度 BrPERfect® for Virus DNA Transfection Reagent

产品特点


- 可降解无残留：全新的生物可降解阳离子聚合物，与PEI截然不同，细胞毒性低，不残留（提供检测方法）
- 显著优于竞品：特别适用于AAV血清型5&6、慢病毒、假病毒和其他各类病毒载体，每升细胞仅需0.75 mL
- 超稳定易放大：转染复合物配置后，2分钟即可使用，室温稳定性至少3小时，非常易于放大和高通量操作
- 操作便捷一致：无需颠倒或温和操作混匀，也无需精确计时，只需简单快速混合，操作简单，批次一致性高

AAV5&6型产毒显著优于顶尖国际竞品

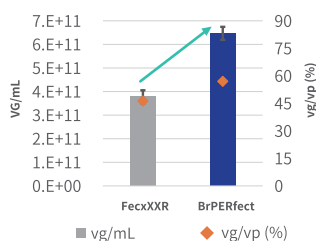


rAAV-6-X, 悬浮HEK293F细胞转染后2天收获

LV悬浮产毒3~4倍优于顶尖国际竞品

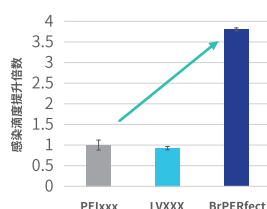


LV-X1, 悬浮HEK293F细胞
转染后2天收获 (轻松达2.5E8 TU/mL以上)

LV贴壁产毒2~3倍优于顶尖国际竞品

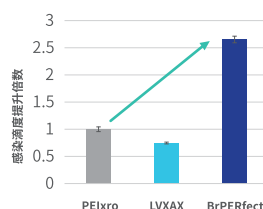


LV-X2, 贴壁HEK293T细胞转染后2天收获

R&D和GMP规格, 均有极高的批次一致性

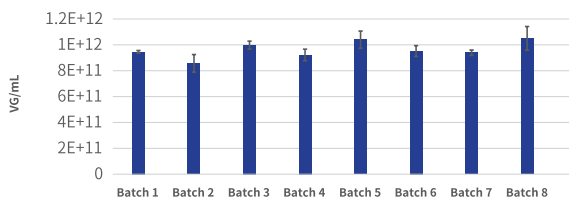

rAAV-5-GFP, 悬浮HEK293F细胞, 转染后3天收获上游滴度

超高稳定性转染复合物, 非常易于放大、高通量瞬转转染

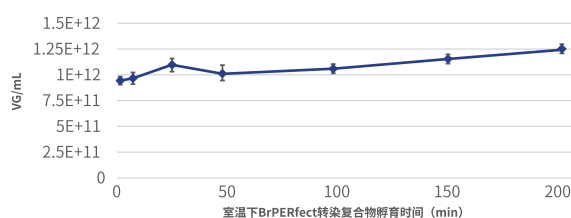

rAAV-5-GFP, 悬浮HEK293F细胞, 转染后3天收获

订货信息

品名	货号	规格
BrPERfect® for Virus DNA Transfection Reagent	100006V-0.5	0.5 mL
	100006V-1	1 mL
	100006V-10	10 mL (10*1 mL)
	100006V-20	20 mL
	100006V-100	100 mL
BrPERfect® for Virus DNA Transfection Reagent GMP	100006V-10-GMP	10 mL
	100006V-20-GMP	20 mL
	100006V-100-GMP	100 mL

上海多宁生物科技股份有限公司

官网: www.duoningbio.com

邮箱: marketing@duoningbio.com

地址: 上海市松江区民强路1525号申田新办公领地30栋



试用申请



官方公众号